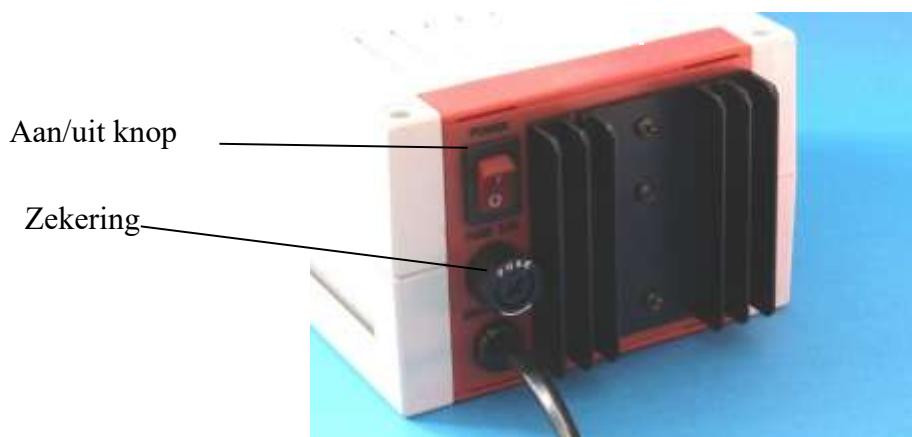


I - Beschrijving
Voorkant

Achterkant


- Sluit de voeding aan op een 230 V / 50 Hz netaansluiting
- Zet de aan/uit-schakelaar op de aan-stand
- Het aan-licht lampje gaat aan
- Kies de spanning door de draaiknop op een van de posities te positioneren:
 - 3-4,5-6-7,5-12V
- De spanning wordt via de 4mm aansluitingen geleverd
- Sluit het circuit aan.

II – Technische specificaties

Het apparaat voldoet aan de EN 61010-1-standaard, installatiecategorie (dubbele isolatie).

Primaire schakeling:

- 230 V $\pm$ 10%, 50-60 Hz voeding
- Consumptie: 12 VA
- Beschermd door F1A/250V mA-zekering

Secundair circuit:

- 3 V / 1 A of 4,5 V / 1 A of 6 V / 1 A of 7,5 V / 1 A of 12 V / 6 A direct.

Afmetingen: 120 x 150 x 80 mm

III – Veiligheidsmaatregelen

Voorzichtigheid

Het bedrijf Sciencéthic wordt niet verantwoordelijk gehouden als er een ongeluk plaatsvindt na een wijziging of transformatie van de levering door de gebruiker.



Elektrisch risico

Het parallel aansluiten van meerdere voedingen is sterk onverstandig, omdat dit gevaarlijke spanningsniveaus voor de gebruiker kan veroorzaken.

Dit apparaat is niet bestand tegen water en mag nooit worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen. Als het aan water wordt blootgesteld, moet het onmiddellijk worden gedroogd met een tissue of absorberend papier.



Brandgevaar

Deze levering voldoet niet aan de eisen van de 94/9/CE-richtlijn met betrekking tot explosieve atmosferen, daarom mag deze niet worden gebruikt in ATEX-zones (explosieve atmosferen). Het mag ook niet worden gebruikt in de buurt van brandbare producten (vloeistoffen, gas of damp).



Gebruikstemperatuur

Werktemperatuur: 0 tot 40 °C.

Laat de toevoer niet in direct zonlicht of in de buurt van een verwarmingsbron staan.

V – Onderhoud

Als de voeding niet werkt:

- Controleer de netspanning (230 V aansluiting)
- Controleer de zekering
- Controleer of je setup geen kortsluiting of een intensiteit hoger dan 1 A heeft veroorzaakt. Zo ja, verwijder dan de kortsluiting en controleer de F1A/250V zekering

Controleren en vervangen van de zekering:

Zorg ervoor dat de voeding volledig losgekoppeld is van het net.

Toegang tot de zekeringhouder aan de voorkant van het apparaat en vervang de F1A/250V 5x20mm zekering.

VI – Garantie

Deze apparatuur heeft een garantie van 2 jaar, mits normaal gebruikt.